

大型仪器共享管理平台APP 使用手册

2019.3.29

1. 注册登录

1.1 注册

下载、启动仪器控APP，进入登录页面。

- 扫码注册

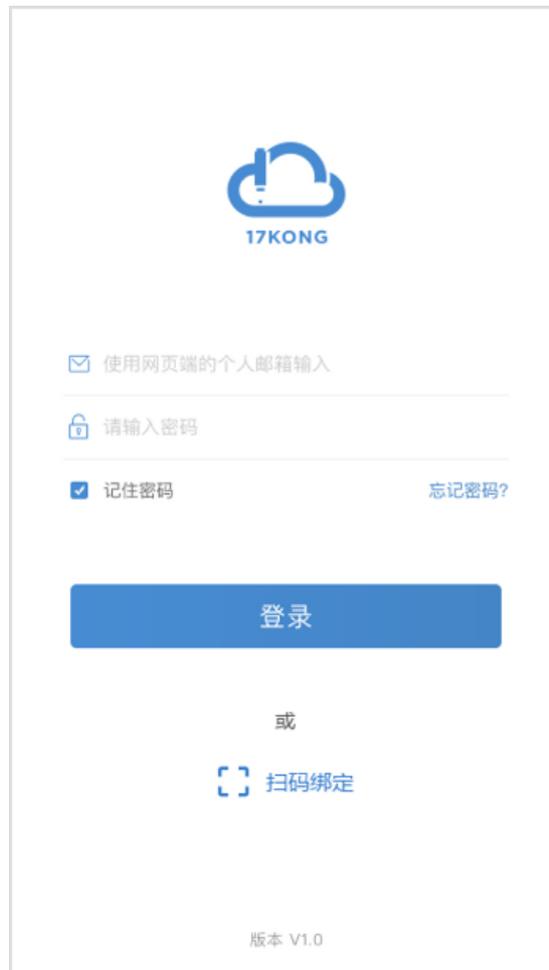


图1 登录

登录大型仪器共享管理平台网页端，在个人信息页点击【绑定APP】，在APP登录页点击扫码绑定，扫描网页端绑定APP的二维码，填写注册邮箱并获取验证码，验证通过后，设置密码，完成绑定。

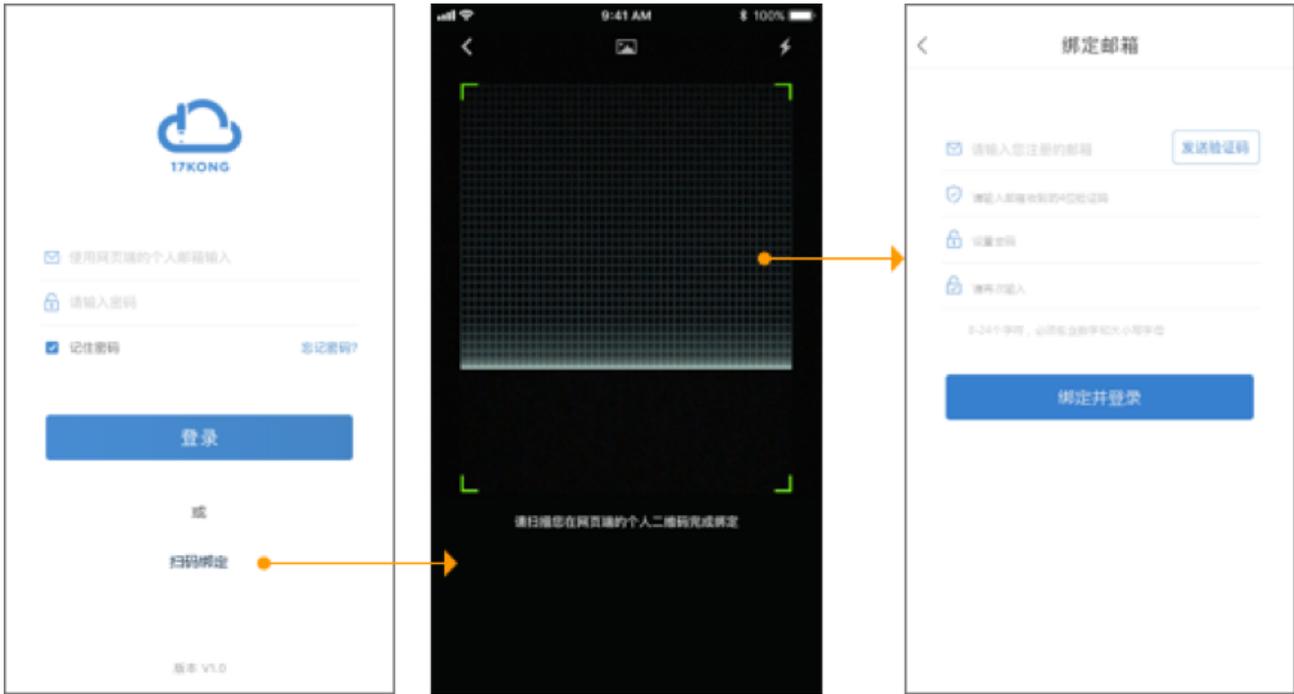


图2 扫码绑定

• 邮箱注册

点击【注册】，填写邮箱信息进行注册。注册成功后，直接登入首页，查看仪器控全部入网信息。页面上方提示：“您尚未绑定网页端个人账号，绑定账号可查看更多本校仪器”

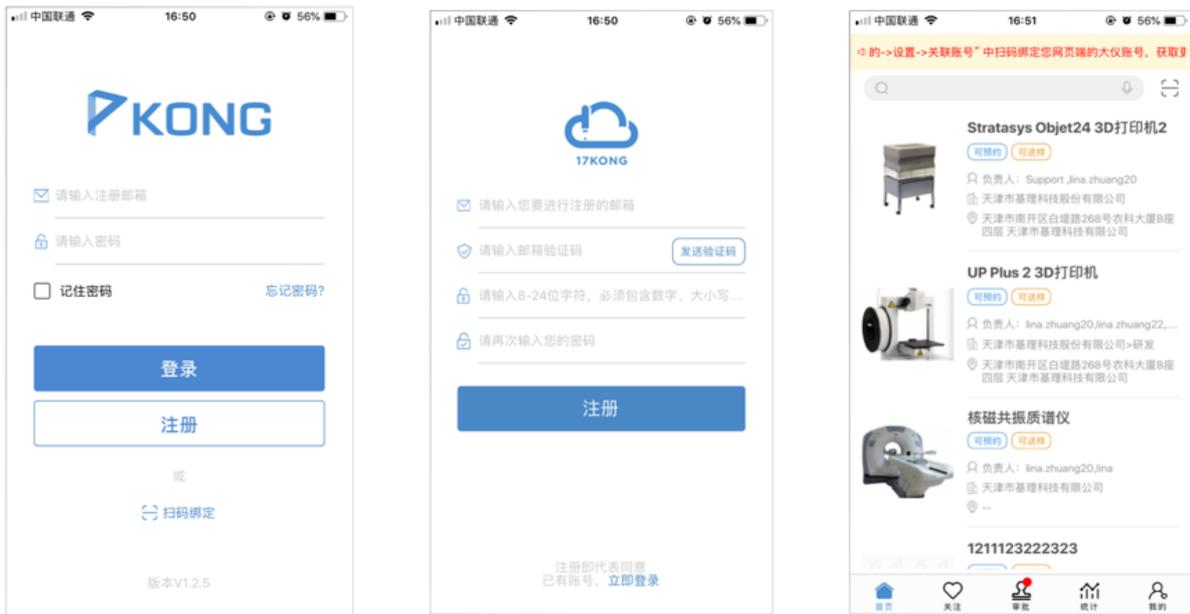


图3 邮箱注册

1.2 登录

输入正确的账号、密码，点击登录进入应用首页。

1.3 找回密码

登录账号时忘记密码，请点击登录页的“忘记密码”，填写注册邮箱验证码后，进行密码重置。

2. 仪器查询

2.1 查看仪器列表

登录账号进入APP首页，查看所在大型仪器共享管理平台系统的所有仪器列表信息。

- 搜索查询仪器信息
- 点击右上角扫一扫，扫描仪器二维码快速定位仪器，实现远程关机/预约/送样



图4 首页

2.2 查看仪器详情

点击首页列表仪器，查看该仪器详情信息。

用户可进行使用预约/ 送样预约/ 开启仪器&关闭仪器。



图5 查看仪器详情

2.3 查看关注仪器

点击APP底部的“关注”Tag，查看本人在web端关注的所有仪器信息



图6 查看关注仪器

3. 远程开关机

3.1 开启仪器

点击仪器详情页左下角的【开启仪器】，进入远程开机界面，点击开启使用仪器，同时仪器开始计时。

当仪器控制方式为蓝牙控制时，需在手机开启蓝牙后，才能实现远程开机操作。当仪器无控制方式时，在APP中可实现“虚拟开关机”操作，即不对仪器进行实际控制，通过在APP中对仪器进行开启/关闭，采集不受控仪器的“使用机时”。

注：APP支持被授权用户同时开启多台仪器

3.2 关闭仪器

仪器使用完毕后，点击【关闭】按钮，结束使用，仪器计时结束。（蓝牙控制仪器，需开启手机蓝牙后，再进行关机。）



图7 远程开关机

4. 在线申请

4.1 在线预约

点击使用预约，进行仪器预约。

在日历中点击预约日期，查看预约当日预约信息，填写预约开始时间、结束时间，并填写备注信息，点击确定，完成预约。

< 场发射...
使用预约

< 2018年2月 >

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

2018年2月12日 已预约 v

- 王小倩
 10:00~11:30
- 李小蕾
 13:00~14:00
- 赵伏羲
 16:00~15:30

剩余预约时段 8:00~10:00 14:00~16:00

* 开始时间 请选择 >

* 结束时间 请选择 >

备注信息

请输入备注信息

确定

图8 使用预约

4.2 在线送样

点击送样预约，填写送样表单，确认信息无误后，提交送样申请表单。

< 场发射... 送样预约

* 样品 2

* 送样时间 请选择送样时间 >

备注信息 最多输入120字

请输入备注信息

提交申请

图9 送样预约

5. 在线申请

普通用户在我的申请列表中，可查看本人发起的申请信息，实时查看审批状态。

当个人预约/送样审批状态为“待审批”时，点击预约详情页，右上角将显示编辑按钮，点击可更新送样/预约表单信息，确认后重新提交申请。



图10 编辑待审批预约

普通用户在「待我审批」页，可以对“申请中”的送样记录，点击左滑，显示编辑。



图11 我的申请

6. 查看历史记录

查看历史记录信息，包括当前用户的使用记录、预约记录、送样记录。

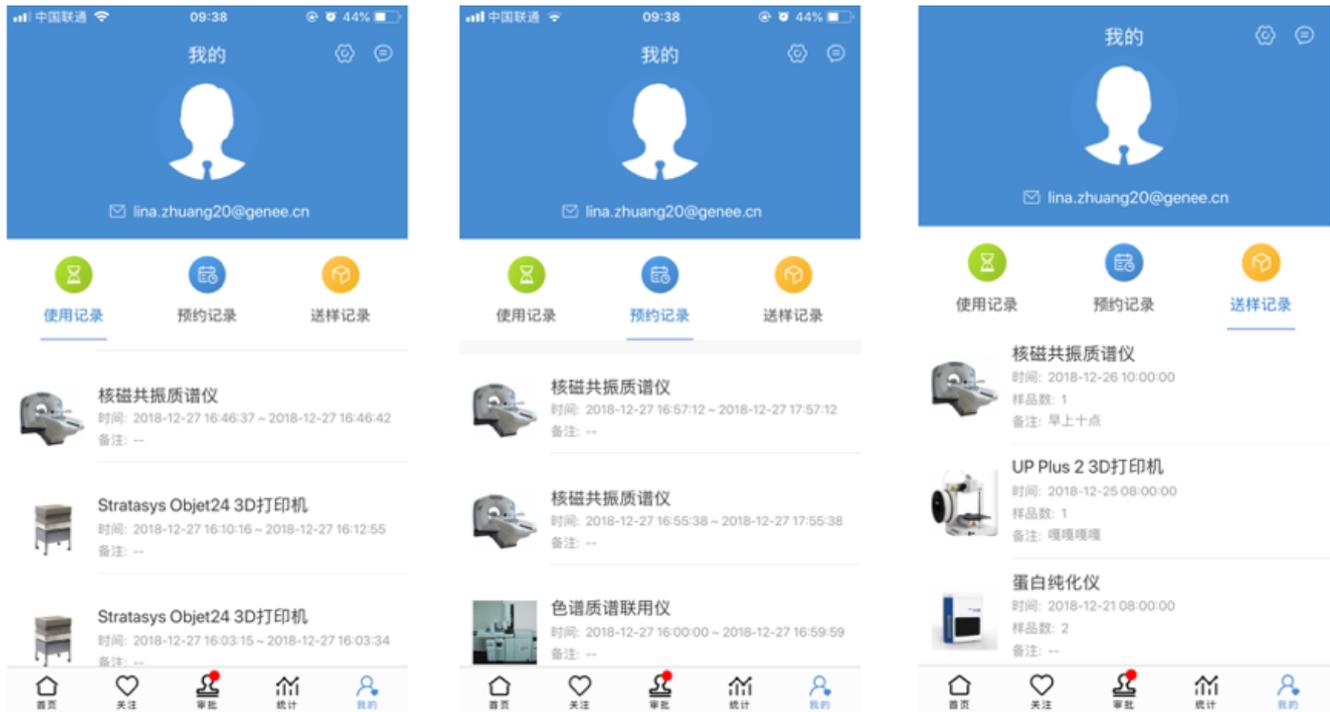


图12 历史记录

6.1 修改预约记录

用户在预约记录页查看个人预约信息，对已预约未审批且未过期的预约记录，在预约列表页左滑，可以编辑更新预约信息。



图13 修改预约记录

6.2 修改送样记录

用户在送样记录页查看个人预约信息，对已申请未审批的送样记录，在送样列表页左滑，可以编辑更新送样信息。



图14 修改送样记录

7. 系统设置

点击“我的”页面右上角【设置】按钮，进入系统设置页。可进行多站点账号关联和意见反馈。

7.1 关联账号

当用户属于多个大型仪器共享平台系统时，可在此扫码绑定多个账号，通过APP统一进行管理。

7.2 意见反馈

选择您想反馈的问题点，可进行简单描述，提交后，我们将收到您的意见反馈信息。

8. 系统要求

支持IOS 10.3及以上版本

支持Android7及以上版本

8.1 APP版本说明

本APP是基理科技大型仪器共享管理平台的移动端，需搭配网页端平台进行使用。

9. 技术支持

如有使用问题、咨询或建议，请拨打客服电话 400-017-5664，我们的技术支持人员将24h为您服务！